

## Használati utasítás

Köszönjük, hogy a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott AJCS labormérleget vásárolta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót.

- Használat előtt helyezze a mérleges lapos felületre, majd kapcsolja be a készüléket
- Várja meg, még a kijelzőn megjelenik a „0.00”.
- Helyezze a mérőtálcára a mérni kívánt súlyt.
- A „UNITS” gomb segítségével válthat mértékegységet.

### A mérleg tárazása:

- Kapcsolja be a mérleget a fentiekben leírt módon.
- Helyezze a tárazni kívánt tárgyat a mérőlapra, majd nyomja meg a „TARE” gombot.
- Várjon, ameddig a kijelzőn a „0.00” felirat megjelenik, utána tegye a mérni kívánt súlyt a mérőlapra.

### Darabszámláló funkció használata:

- Kapcsolja be a mérleget a fentiekben leírt módon.
- Helyezze el a mérőtálcán a minta mennyiséget (a készülék 10-250 darabos mennyiséget tud rögzíteni).

- Nyomja meg a COU gombot az adatok rögzítésére. A mérleg most darabszámláló funkcióban van. Visszalépéshez nyomja meg a COU gombot.

### A mérleg kalibrálása:

- Indítsa újra a készüléket az ON/OFF gombbal.
- Várja meg, még a kijelzőn megjelenik a „0.00”.
- Hosszan nyomja meg a CAL gombot. A kijelzőn a „1000.00”, „500.00”, „200.00”, „50.00” felirat jelenik meg.
- Hosszan nyomja meg a CAL gombot még egyszer. A kijelzőn megjelenik a 4 különböző súly. Egymás után helyezze a tálcára a kért súlyokat.
- Vegye le a kalibráló súlyt, A kijelzőn a „0”, „0.0”, „0.00” felirat jelenik meg. Ezzel a készülék kalibrálása befejeződött.